

## La dissolution.

### Etape 1 : la pesée.

Allumer la balance, placer un verre de montre propre et sec (plastique normalement) sur la balance.

Vérifier que la balance est propre (pas de cristaux).

Tarer la balance (mettre à zéro).

Lors d'une pesée, penser à mettre les lunettes.

Ne pas souffler sur la balance pour la nettoyer (les cristaux peuvent s'envoler en direction de vos yeux) mais un pinceau.

### Etape 2 : transvasement.


! **Rincer** la fiole et l'entonnoir (plastique) à l'eau avant utilisation.

Transvaser la solide à l'aide de l'entonnoir dans la fiole.

### Etape 3 : Ajout d'eau.

Rincer le verre de montre et l'entonnoir à l'eau afin de récupérer tous les cristaux pesés.

Ajouter de l'eau (moitié fiole).

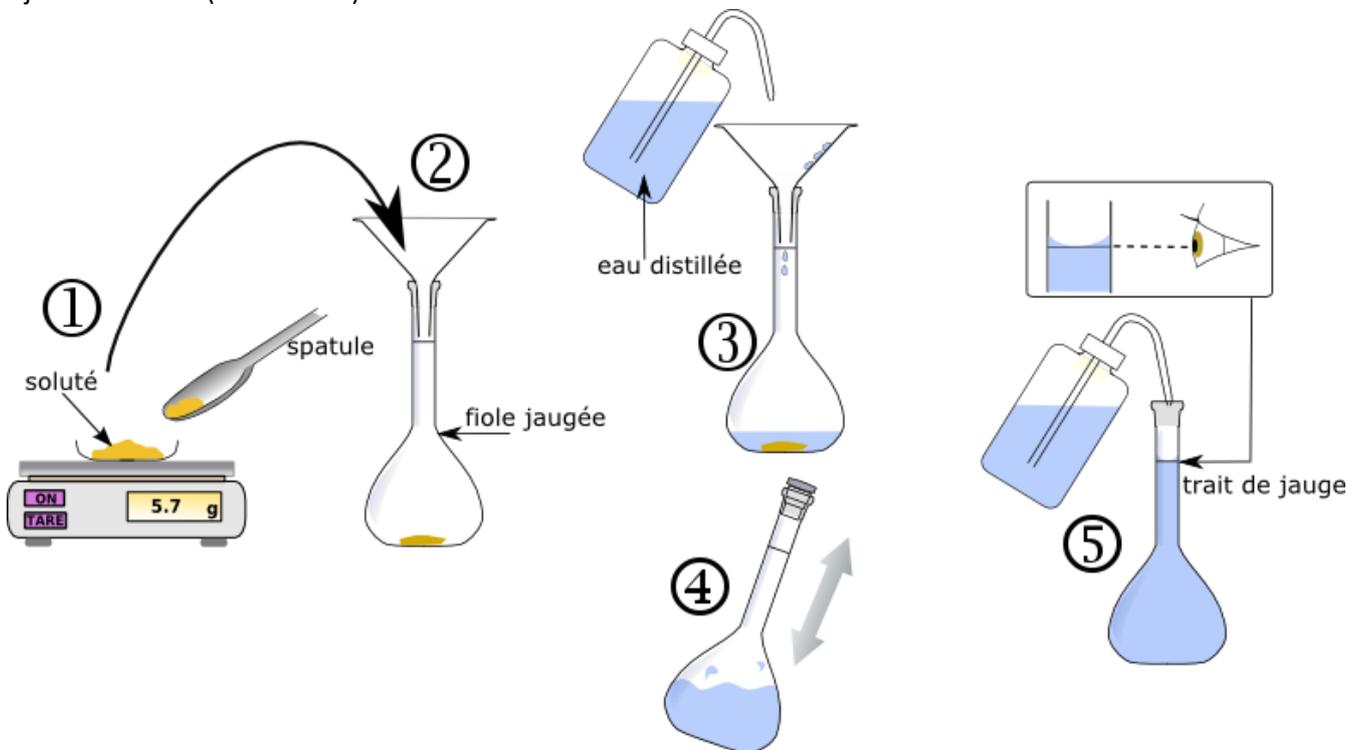

### Etape 4 : homogénéiser.

Agiter pour bien homogénéiser et dissoudre le solide.

Ajouter de l'eau jusqu'à 1 cm du trait de jauge.

### Etape 5 : Ajuster.

Ajuster au trait de jauge avec un compte-goutte (éventuellement avec la pissette d'eau) en positionnant le ménisque devant les yeux.

S'il y a des gouttes sur les bords intérieurs, les nettoyer avec un papier.

Mettre un bouchon sur la fiole.

